



## ご利用案内

# 試験用ふるい

Endecottsエの試験ふるいをお買い上げいただき誠にありがとうございます。  
試験ふるいは分級機器です。  
適切なお手入れをしていただくことで、長くご使用いただけます。

### 初めてご使用される前に・

- ・新しい試験ふるいはエタノールまたはイソプロパノールで軽くふきとることをお勧めします。
- ・試験ふるいは、乾燥した、ほこりのたたない場所で保管してください。

### ご使用に際して:

- ・試験ふるいのメッシュに試料を無理やり通さないでください。細かい目開き(200 $\mu$ m以下)の場合は、柔らかいブラシでも、メッシュを開いたり、傷つけたりする恐れがあります。
- ・200  $\mu$ m以下の乾式のふるい分けをされる場合は、ふるい補助材(ボール、キューブ、チェーンリング等)が有効です。補助材の量と大きさは、メッシュを傷つけないものをご選択ください。

### ご使用後のお手入れ.

- ・メッシュに入り込んだものでなくても、メッシュの表面に残留した試料は、試験ふるいを裏返して軽くたたいて落としてください。
- ・500  $\mu$ m以下の試験ふるいは、超音波洗浄機で洗ってください。
- ・500  $\mu$ m以上の試験ふるいを水洗いするときは、柔らかいブラシかスポンジでできるだけ注意深く洗ってください。
- ・濡れた試験ふるいを乾燥キャビネット等で乾かす際、温度設定は80度までにしてください。
- ・バキュームクリーナ、またはコンプレッサーの使用は避けてください。

試験ふるい、ふるい分けに関する詳細は  
[www.ENDECOTTS.com](http://www.ENDECOTTS.com)  
をご覧ください



Endecotts Ltd  
Parsons Lane, Hope  
Hope Valley, S33 6RB  
United Kingdom

Telephone: +44 (0)20 8542 8121  
E-mail: [sales@endecotts.com](mailto:sales@endecotts.com)  
Web: [www.endecotts.com](http://www.endecotts.com)

Subject to technical modification and errors