



ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ СИТА

Мы поздравляем Вас с покупкой контрольного сита ENDECOTTS и благодарим за Ваше доверие.

Контрольные сита являются средствами измерений!

Для обеспечения длительного срока службы необходимо проводить профилактику до, во время и после рассева.

ДО РАССЕВА

- Рекомендуется очистить новое сито от возможных остаточных консервантов этанолом или изопропанолом.
- Сита должны храниться в сухом не пыльном месте.

ВО ВРЕМЯ РАССЕВА

- Ни в коем случае не проталкивать частицы пробы через ситовое полотно с усилием. Даже легкая обработка ситового полотна щеткой может привести к изменениям размеров ячеек сетки, т.е. повредить полотно, особенно если ячейки сита менее 200 мкм.
- Во время сухого рассева на ситах с размерами ячеек менее 200 мкм могут быть использованы вспомогательные механические средства для рассева, такие как шарики, кубики, цепочки и т.п. Вспомогательные средства следует выбирать с учетом размера и количества пробы, чтобы избежать повреждения ситового полотна.

ПОСЛЕ РАССЕВА

- Запрещается чистить сита пылесосом или сжатым воздухом.
- Сита с размером ячеек более 500 мкм очищаются водой и мягкой кисточкой или губкой.
- Мокрые сита могут высушиваться в сушильном шкафу при температуре 80°C.
- Запрещается чистить сита пылесосом или сжатым воздухом.

По рекомендациям о максимальной нагрузке на сито, а также для получения советов, подсказок и более детальной информации о расसेве, пожалуйста, посетите наш сайт

www.ENDECOTTS.com



Endecotts Ltd
Parsons Lane, Hope
Hope Valley, S33 6RB
United Kingdom

Telephone: +44 (0)20 8542 8121
E-mail: sales@endecotts.com
Web: www.endecotts.com

Subject to technical modification and errors